


fiche :

Mesurer une masse avec une balance




Présentation de la balance

La balance que tu as à ta disposition permet de peser des masses de 3 g à 5 kg. Elle permet également de convertir la masse en son volume.

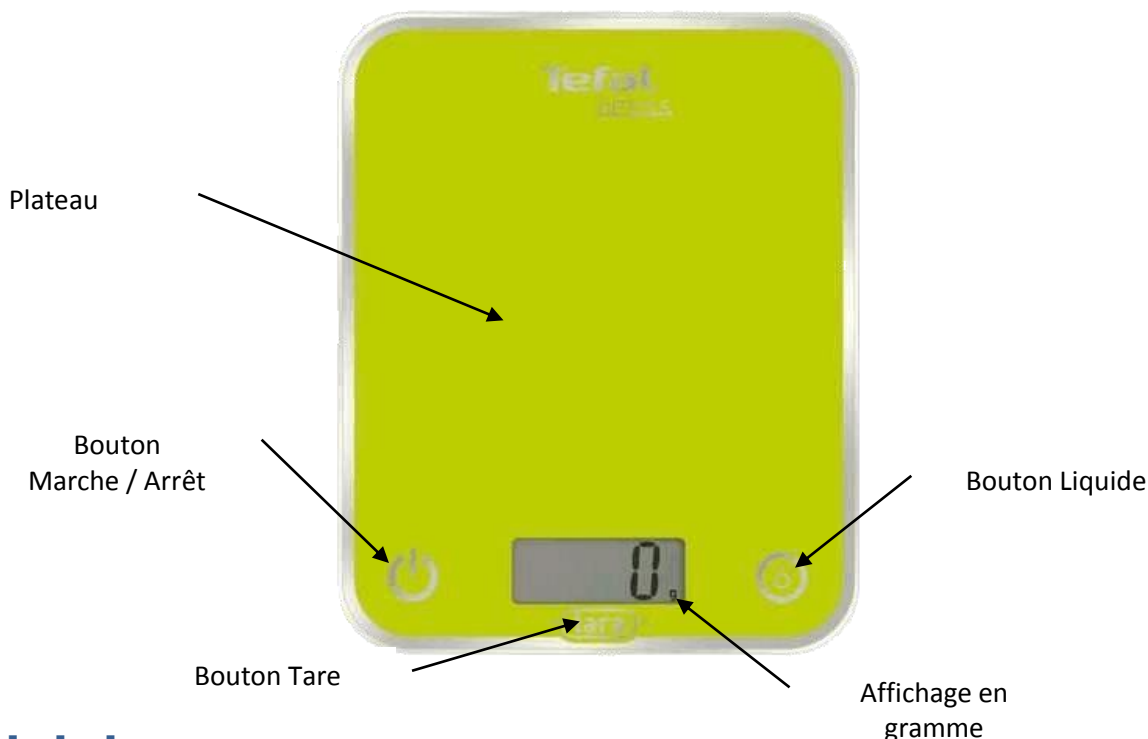

Utiliser la balance

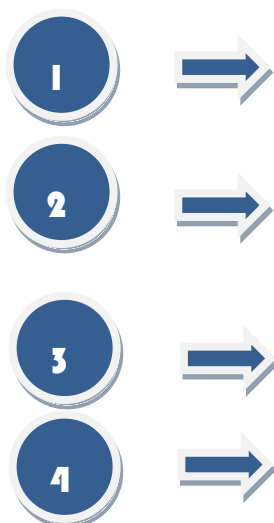

- Allume la balance en appuyant sur le Bouton Marche / Arrêt pendant de 2 secondes.
- Si tu utilises un récipient vide pour contenir un liquide, pose-le délicatement sur le plateau, puis appuis sur le bouton Tare jusqu'à mise à zéro de l'affichage.
- Sinon, pose délicatement directement l'élément à peser sur le plateau sans appuyer sur le bouton Tare.
- Relève la valeur de l'affichage après stabilisation en vérifiant l'unité de mesure. Pour une masse en grammes la lettre « g » est visible.
- Eteints la balance en appuyant sur le Bouton Marche / Arrêt pendant de 2 secondes.

Convertir les unités

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
kilogramme	hectogramme	décagramme	gramme	décigramme	centigramme	milligramme

